



**Produktdetails / product details:**

PCN AT1000002148	PZN / PPN 13918372 / 111391837290	GTIN 4251208805010
---------------------	--------------------------------------	-----------------------


**Gako Deutschland GmbH**

Am Steinernen Kreuz 24  
D-96110 Scheßlitz

t: +49 89 1222 387 200  
f: +49 89 1222 387 201

unguator.com  
contact@unguator.com

**Aufbau / specification:**

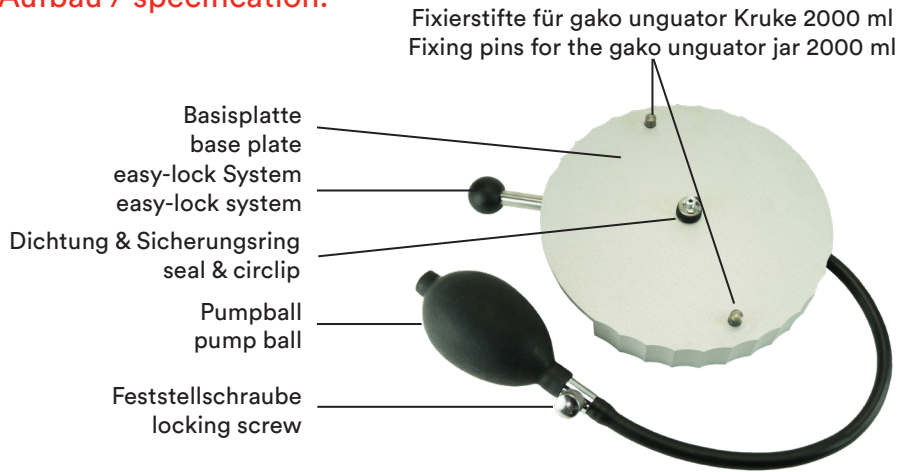

de: [goo.gl/XEkgEV](https://goo.gl/XEkgEV)



Tutorial

en: [goo.gl/7JmPYe](https://goo.gl/7JmPYe)

**Anwendung / How to use:**



Die Verschlusskappe der zu befüllenden Kruke entfernen, Boden nach ganz oben schieben und tarieren.

Remove the lid cap from the to be filled jar, move the bottom all the way up and tare it.



Die zu befüllende Kruke über die entsprechende Krukenkupplung mit der Abgabekruke verbinden.

Connect the to be filled jar with the appropriate coupling with the dispensing jar.



Die Abgabekruke mit Hilfe der easy-lock Funktion an der Basisplatte fixieren.

Fix the dispensing jar with the easy-lock function onto the base plate.



Die Feststellschraube am Pumpball schließen (im Uhrzeigersinn).

Close the locking screw of the pump ball (clockwise).



Durch wiederholtes Drücken des Pumpballs wird der Boden der Abgabekruke nach oben geschoben. Die zu befüllende Kruke wird gefüllt.

Repeated pressing of the pump ball pushes the bottom of the dispensing jar upwards. The jar to be filled is filled.



Die Feststellschraube wird gelöst (**wichtig!**) und die Kruke kann abgeschraubt und gewogen werden.

Loose the locking screw (**important!**) and the jar can be unscrewed and weighed.