



¡Nuevo brazo elevador! ¡Nueva tecnología! New lifting arm! New technology!



¡El nuevo brazo elevador es un desarrollo innovador precisamente adaptado a la medida de los envases gako unguator originales!
La rosca optimizada hace más fácil el roscado del envase en el brazo de elevación.



The new lifting arm is an innovative development precisely matched to fit the original gako unguator jars!
The optimized thread makes screwing the jar into the lifting arm easier.

Enrosque el envase en el brazo elevador:




Paso 1:

Sujete el logo gako, en la parte superior del envase, hacia el frente. Monte el eje de la paleta mezcladora desde el frente dentro del brazo elevador.

Step 1:

Hold the gako logo, on top of the jar, to the front. Load the stirring shaft directly from the front into the lifting arm.

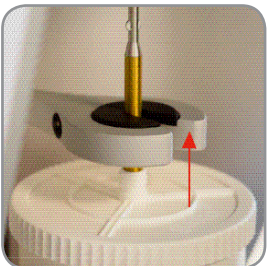


Paso 2:

Empuje la unidad de mezclado hacia arriba...

Step 2:

Push the mixing unit up...

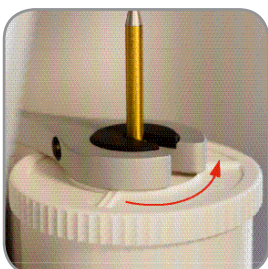

Paso 3:

...y con un ligero giro antihorario (alrededor de un cuarto de vuelta) fije la unidad de mezclado en el brazo elevador.

Step 3:

...and with a slight turn counterclockwise (about a quarter turn) fix the mixing unit into the lift arm.

Atención! - Attention!

¡Las instrucciones para montar y desmontar el envase gako unguator están en nuestro canal de Youtube gakoTV!
Instructions for mounting and removing the gako unguator jar is on our YouTube channel gakoTV!



Enlace al video:
goo.gl/N6SrYq

¡Suscríbase a nuestro canal gakoTV en youtube para los últimos tutoriales!
Subscribe our gakoTV-channel on youtube for the latest tutorials!

Enlace:/link:
goo.gl/uGyFWg

