

**Normal / Weich-in-Weich**

<b>Stufe 8</b> 1930 U/Min.				
<b>Krukengröße</b>	15 - 30 ml	50 - 100 ml	200 ml	300 - 500 ml
<b>Zeit (Min.)</b>	1:40	2:10	4:10	5:10
<b>Rührer</b>	EWR oder SFR	EWR oder SFR	EWR oder SFR	SFR

**Besonderheiten - empfindliche Rezepturen**

<b>Stufe 3</b> 1130 U/Min.				
<b>Krukengröße</b>	15 - 30 ml	50 - 100 ml	200 ml	300 - 500 ml
<b>Zeit (Min.)</b>	5:00	7:30	9:55	2 x 8:30
<b>Rührer</b>	EWR oder SFR	EWR oder SFR	EWR oder SFR	SFR

**Gele**

<b>1. Schritt - Benetzen</b> Stufe 9 (2100 U/Min.)				
<b>Krukengröße</b>	15 - 30 ml	50 - 100 ml	200 ml	300 - 500 ml
<b>Zeit (Min.)</b>	0:30	0:30	0:30	1:00
<b>Rührer</b>	EWR	EWR	EWR	SFR
<b>2. Schritt - Quellphase</b> Stufe 0 (650 U/Min.)				
<b>Krukengröße</b>	15 - 30 ml	50 - 100 ml	200 ml	300 - 500 ml
<b>Zeit (Min.)</b>	8:30	9:30	9:55	9:55
Die Rührphasen abwechselnd anwenden, bis die Zubereitung eine homogene Gelstruktur aufweist - mindestens zweimal wiederholen!				

**Emulsionssalben/Lösungssalben bei Zimmertemperatur**

<b>Stufe 9</b> (2100 U/Min.)				
<b>Krukengröße</b>	15 - 30 ml	50 - 100 ml	200 ml	300 - 500 ml
<b>Zeit</b>	2:00	2:20	4:10	5:30
<b>Rührer</b>	EWR	EWR	EWR	SFR

**Emulsionssalben/Lösungssalben unter Wärmeanwendung**

<b>1. Schritt - Phasen verbinden</b> Stufe 0 (650 U/Min.)				
<b>Krukengröße</b>	15 - 30 ml	50 - 100 ml	200 ml	300 - 500 ml
<b>Zeit (Min.)</b>	0:30	0:30	0:30	1:00
<b>Rührer</b>	EWR	EWR	EWR	SFR
<b>2. Schritt - Emulgierphase</b> Stufe 8 (1930 U/Min.)				
<b>Krukengröße</b>	15 - 30 ml	50 - 100 ml	200 ml	300 - 500 ml
<b>Zeit (Min.)</b>	1:00	1:00	1:00	2:00
<b>3. Schritt - Abkühlphase</b> Stufe 0 (650 U/Min.)				
<b>Krukengröße</b>	15 - 30 ml	50 - 100 ml	200 ml	300 - 500 ml
<b>Zeit (Min.)</b>	9:55	9:55	9:55	9:55
Abkühl- und Emulgierphase abwechselnd anwenden bis die Rezeptur Zimmertemperatur aufweist				

**Suspensionssalben mit einem Wirkstoffgehalt  $\leq 2\%$** 

<b>1. Schritt - Anreibevorgang</b> Stufe 4 (1290 U/Min.)				
<b>Krukengröße</b>	15 - 30 ml	50 - 100 ml	200 ml	300 - 500 ml
<b>Zeit (Min.)</b>	2:30	3:30	5:00	9:55
<b>Rührer</b>	SFR	SFR	SFR	SFR
<b>2. Schritt - Hauptrührvorgang</b> Stufe 8 (1930 U/Min.)				
<b>Krukengröße</b>	15 - 30 ml	50 - 100 ml	200 ml	300 - 500 ml
<b>Zeit (Min.)</b>	1:30	2:00	3:30	4:40

**Suspensionssalben mit einem Wirkstoffgehalt  $\geq 2\%$** 

<b>Stufe 9</b> 2100 U/Min.				
<b>Krukengröße</b>	15 - 30 ml	50 - 100 ml	200 ml	300 - 500 ml
<b>Zeit (Min.)</b>	3:00	3:50	6:45	9:30
<b>Rührer</b>	SFR	SFR	SFR	SFR